

**МЕГЕОН** 76004



# УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



руководство  
пользователя

V 1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

## СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты .....	3
Специальное заявление.....	3
Введение, особенности .....	3
Советы по безопасности.....	4
Перед первым использованием.....	5
Внешний вид и органы управления.....	6
Назначение органов управления .....	6
Инструкция по эксплуатации.....	7
Типовые неисправности и способы их устранения .....	7
Технические характеристики.....	8
Меры предосторожности.....	9
Уход и хранение .....	9
Срок службы.....	9
Гарантийное обслуживание .....	9
Комплект поставки .....	10

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО  
ПОВРЕЖДЕНИЕ  
ПРИБОРА



ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

## СТАНДАРТЫ



## СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

## ВВЕДЕНИЕ

**МЕГЕОН 76004** — это ультразвуковая ванна с цифровым управлением предназначена для очистки предметов от загрязнений. Ванна имеет два режима для более тщательной отмывки. Таймер до 60 минут с дискретностью установки 1 минута в режиме 30 Вт и до 30 минут

с дискретностью установки 1 минута в режиме 50 Вт. Ванна из нержавеющей стали объемом и 500 мл.

## ОСОБЕННОСТИ

- 👍 Микропроцессорное управление;
- 👍 Таймер до 60 минут с дискретностью 1 минута;
- 👍 Ванна из нержавеющей стали;
- 👍 Объем ванны 500 мл;
- 👍 Цифровое управление;

## СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция ванны соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, повреждения отмываемых изделий внутри ванны, а также правильного и безопасного её использования соблюдайте следующие правила:

- Не используйте прибор при повышенной влажности воздуха.
- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) — необходимо не включая прибор, после стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.
- Категорически запрещается включать ультразвук, если в ванне отсутствует или недостаточно жидкости. Это выведет из строя излучатель. Вышедший из строя

излучатель по причине отсутствия жидкости в ванне — гарантийным случаем не является.

- Запрещена обработка взрывоопасных материалов.
- Запрещена обработка живых организмов и существ.
- Храните прибор в недоступном для детей месте при температуре не выше +60°C.
- Используйте только по прямому назначению.
- Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.
- Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Прибор является источником ультразвукового излучения, которое может негативно воздействовать на животных, и в очень редких случаях на человека.

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

После приобретения прибора, рекомендуем проверить её, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор не пройдёт полную проверку.
- Убедитесь, что корпус не имеет трещин, сколов, вмятин, а сетевой шнур не поврежден.
- Проверьте комплектацию прибора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная — верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

## ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 Крышка;
- 2 Ванна;
- 3 Дисплей;
- 4 Кнопка **30 W** ;
- 5 Кнопка **50 W** ;
- 6 Кнопка включения/выключения/старта **O/I**;
- 7 Индикаторы состояния;
- 8 Шнур питания.

## НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки	Функции
<b>30W</b>	Кратковременное нажатие — выбор режима, установка таймера.
<b>50W</b>	Кратковременное нажатие — выбор режима, установка таймера.
<b>O/I</b>	Кратковременное нажатие — включение обработки. Долгое удержание — отключение обработки.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ОЧИСТКА

Включите ванну в сеть 230 В 50 Гц, мерным стаканом отмерьте 500 мл моющей жидкости или воды. Опустите в ванну предметы, которые нужно отмыть, так чтобы моющая жидкость их скрывала. Для удаления жировых или других сложных загрязнений можно добавить немного моющего средства. Закройте крышку ванны.

Кнопками **(30W)** или **(50W)** выберите режим и установите необходимое время. Запуск обработки осуществляется нажатием кнопки **(0/I)**. Отключение излучения осуществляется продолжительным нажатием кнопки **(0/I)**.



**Внимание!!! Будьте предельно осторожны, эффект кавитации, усиливающийся с увеличением температуры жидкости, сопутствующий ультразвуковому излучению, при некотором стечении обстоятельств может повредить отмываемую поверхность.**

**При обработке ювелирных изделий с драгоценными камнями и бижутерии возможно ослабление крепления кристалов. Внимательно проверяйте состояние крепления камней в оправе.**

## ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Дисплей ванны не светится, отсутствует свечение индикаторов	Отсутствует питание	Проверьте сеть питания
	Ванна неисправна, неисправен кабель питания	Обратитесь в сервисный центр
Режим ультразвука включается, но излучение отсутствует	Ванна неисправна	Обратитесь в сервисный центр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Мощность ультразвукового излучателя	30 Вт, 50 Вт.
Частота ультразвукового излучения	40 кГц.
Объём ванны	0,5 л.
Таймер	1 ... 30 минут, дискретность 1 минута для режима 50 Вт. 1 ... 60 минут, дискретность 1 минута для режима 30 Вт.
Импульсный режим	Нет
Размер ванны / радиус скругления	167x88x45 мм. / 44 мм.
Напряжение питания	230В 50 Гц.
Потребляемая мощность	55 Вт.
Длина сетевого шнура	110 см.
Условия эксплуатации	Температура; 10 ...40 °С Относительная влажность; не более 85 %
Условия транспортировки и хранения	Температура; -20 ... 60 °С Относительная влажность не более 85 % без выпадения конденсата
Размеры	185x138x105 мм.
Вес	580 г.




## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет представлена информация. Во время работы будут отображаться актуальные данные.
- Защитите ванну от внешних вибрации и ударов, не роняйте её.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур ( $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ), влажности ( $\geq 85\%$ ) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

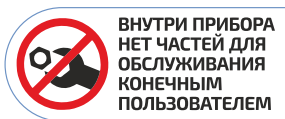

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить ванну в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 модель;
- 4 серийный номер (при наличии);
- 5 документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 информацию о месте приобретения.
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Ванна, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращена клиенту без ремонта.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Ультразвуковая ванна МЕГЕОН 76004 — 1 шт.
- 2 Руководство по эксплуатации — 1 экз;
- 3 Гарантийный талон — 1 экз.



**МЕГЕОН**

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.