

МЕГЕОН 76008



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	2
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	2
ОСОБЕННОСТИ.....	2
СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	3
ВНЕШНИЙ ВИД	3
ДИСПЛЕЙ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
СРОК СЛУЖБЫ.....	6
ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.....	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	6
УХОД И ХРАНЕНИЕ.....	6
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ
ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛ. ТОКОМ



ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 76008 – это ультразвуковая ванна с цифровым управлением предназначена для очистки предметов от загрязнений. Ванна оснащена подогревателем и импульсным режимом для более тщательной отмытки. Таймер от 1 до 30 минут с дискретностью 1 минута. Ванна из нержавеющей стали, максимальным рабочим объемом 2 литра, в комплекте съёмная корзина и дополнительный держатель. Крупный двухцветный светодиодный дисплей хорошо виден. Прозрачная крышка позволяет видеть процесс очистки.

ОСОБЕННОСТИ

- 👍 Объем ванны 2 литра;
- 👍 Большой LED-дисплей;
- 👍 Импульсный режим очистки
- 👍 Таймер 1...30 минут с дискретностью 1 минута;
- 👍 Цифровое управление
- 👍 Подогрев моющей жидкости;
- 👍 Прозрачная крышка
- 👍 Ванна из нержавеющей стали
- 👍 Двухуровневая термозащита
- 👍 Съёмная корзина и дополнительный держатель.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Конструкция ванны соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, повреждения отмываемых изделий внутри ванны, а также правильного и безопасного её использования соблюдайте следующие правила:

- Не используйте прибор при повышенной влажности воздуха
- Не работайте с прибором влажными или мокрыми руками.
- Защищите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая прибор, после

стабилизации температуры, выдержать его без упаковки не менее 3 часов.

- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать ультразвук или подогрев если в ванне отсутствует или недостаточно жидкости. Это выведет из строя нагреватель или излучатель. Вышедший из строя излучатель или нагреватель по причине отсутствия жидкости в ванне – гарантийным случаем не является.

- Во избежание повреждения ванны **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** класть отмываемые предметы на дно ванны – использование сетки обязательно. Коррозионное повреждение внутренней поверхности ванны гарантийным случаем не является.

- Если у прибора отклонения в функционировании или он издаёт ненормальный звук, не используйте его – это опасно

- Не разбирайте, и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной его неработоспособности.

- Эксплуатация с повреждёнными или демонтированными частями корпуса строго запрещена.

- Прибор является источником ультразвукового излучения, которое может негативно воздействовать на животных, и в очень редких случаях на человека.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- После приобретения ванны МЕГЕОН 76008, рекомендуем проверить её, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.

- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор не пройдёт полную проверку.

- Убедитесь, что корпус и ванна не имеет трещин, сколов, вмятин, а сетевой шнур не поврежден.

- Проверьте комплектацию прибора.

- Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД

- 1 LED – дисплей;
- 2 Крышка
- 3 Ванна
- 4 Съёмная сетка
- 5 Дополнительный держатель
- 6 Панель управления
- 7 Шнур питания



ДИСПЛЕЙ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Значок импульсного режима (degas)
- 2 Значок обычного режима (normal)
- 3 Значок подогрева (heater)
- 4 Поле отображения времени
- 6 Индикатор состояния
- 7 Кнопка (Function) - переключение режимов работы
- 8 Кнопка (On/Off) - включение / выключение ультразвука
- 9 Кнопка (Set) - установка времени с дискретностью 5 минут
- 10 Кнопка (Tc) - включение / выключение подогрева
- 11 Кнопка (∇) - точной настройки времени, дискретность 1 минута



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!!



Будьте предельно осторожны, эффект кавитации, усиливающийся с увеличением температуры жидкости, сопутствующий ультразвуковому излучению при некотором стечении обстоятельств может повредить отмываемую поверхность.



Режим работы ультразвукового излучения 40 минут работы, 20 минут перерыв

ПОДГОТОВКА

Включите ванну в сеть, налейте моющую жидкость или воду. Уровень жидкости должен быть не ниже отметки (MIN) и не выше отметки (MAX) внутри ванны и полностью скрывать отмываемые предметы. Опустите в ванну съёмную сетку и положите в неё предметы которые нужно отмыть. Для удаления жировых или других сложных загрязнений можно добавить немного моющего средства.

Закройте крышку ванны.

НАСТРОЙКА ДЛЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ИЛИ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Если необходимо удалить застарелые или сложные загрязнения можно предварительно подогреть жидкость. Подогрев включается и выключается кнопкой (Tc), отсчёт времени не ведётся*. Кроме этого кнопкой (Function) можно включить импульсный режим (degas).

*- Подогрев выключится автоматически при достижении температуры жидкости 60°C. При перегреве жидкости индикатор состояния загорится красным светом (overheat), работа нагревателя и ультразвука будет заблокирована до остывания жидкости.

Кнопками (Set) и (∇) установите необходимое время, если необходимо включите дополнительные функции. Кнопкой (On/Off) включите ультразвуковое излучение, начнётся обратный отсчёт времени. Излучение в любое время можно выключить кнопкой (On/Off) и при необходимости включить заново. По окончании установленного времени излучение выключится автоматически. Во время работы установленное время можно изменить.

ИНДИКАТОРЫ ЗНАЧКОВ РЕЖИМОВ ИМЕЮТ 3 СОСТОЯНИЯ:

- 1 Не горит - режим выключен
- 2 Горит - режим включен находится в ожидании
- 3 Мигает - режим активен.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Дисплей ванны не светится	Отсутствует питание, неисправен кабель питания	Замените шнур питания, проверьте розетку
Дисплей ванны не светится	Ванна неисправна	Обратитесь в сервисный центр
Нагрев включается, но нагрева не происходит	Ванна неисправна	Обратитесь в сервисный центр
Режим ультразвука включается, но излучение отсутствует	Ванна неисправна	Обратитесь в сервисный центр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Мощность ультразвукового излучателя	70 Вт
Мощность подогревателя	80 Вт
Частота ультразвукового излучения	35 кГц
Объём ванны	2 л
Таймер	1 ... 30 минут, дискретность 1 минута
Импульсный режим	Да
Размер ванны с учётом корзины / диагональ	175x145x70 мм / 200 мм
Размер ванны / диагональ	180x150x75 мм / 205 мм
Напряжение питания	230В - 50 Гц
Потребляемая мощность	160 Вт
Условия эксплуатации	Температура 10 ... 40°C Относительная влажность 20 ... 70 %
Условия транспортировки и хранения	Температура 20 ... 60°C Относительная влажность 20 ... 80 % без выпадения конденсата
Размеры	270x240x185 мм
Вес (с проводом и корзиной)	2,5 кг

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет представлена информация. Во время работы будут отображаться актуальные данные.
- Защитите ванну от внешних вибрации и ударов, не роняйте её и не кладите в

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните ванну в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте ванну воздействию внешних вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 80\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте ванну высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить ванну и корзину. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса ванны, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.



**ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Ультразвуковая ванна МЕГЕОН 76008 - 1 шт.
- 2 Корзина - 1 шт.
- 3 Дополнительный держатель - 1 шт.
- 4 Кабель питания - 1 шт.
- 5 Руководство по эксплуатации - 1 экз;
- 6 Гарантийный талон - 1 экз



МЕРЕОН

76008